

# Nuwacell® ncB27 无血清添加剂-使用说明书

## 一、产品简介

Nuwacell® ncB27 无血清添加剂，共有含维生素 A 版，不含维生素 A 版，以及不含胰岛素版，是中盛溯源原研的无血清细胞培养添加剂，可以根据具体的应用场景灵活选择。

## 二、产品信息

表 1: Nuwacell® ncB27 无血清添加剂产品说明


产品	规格	货号	储存条件
Nuwacell® ncB27 无血清添加剂，含维生素 A (50×)	10 mL	RP01026-A	-20°C
Nuwacell® ncB27 无血清添加剂，不含维生素 A (50×)	10 mL	RP01026-B	
Nuwacell® ncB27 无血清添加剂，不含胰岛素 (50×)	10 mL	RP01026-C	

## 三、使用说明

- 在 4°C 解冻 Nuwacell® ncB27 无血清添加剂，不要在 37°C 条件下解冻。
- Nuwacell® ncB27 无血清添加剂为 50× 浓度，按照使用需求，用待用的细胞培养基将 Nuwacell® ncB27 无血清添加剂稀释成 1× 浓度使用即可。

**TIPS:** Nuwacell® ncB27 无血清添加剂不要反复冻融，可根据需求进行分装保存。

- Nuwacell® ncB27 无血清添加剂支持多种细胞生长，以下以 hPSC-mDAP 为例。

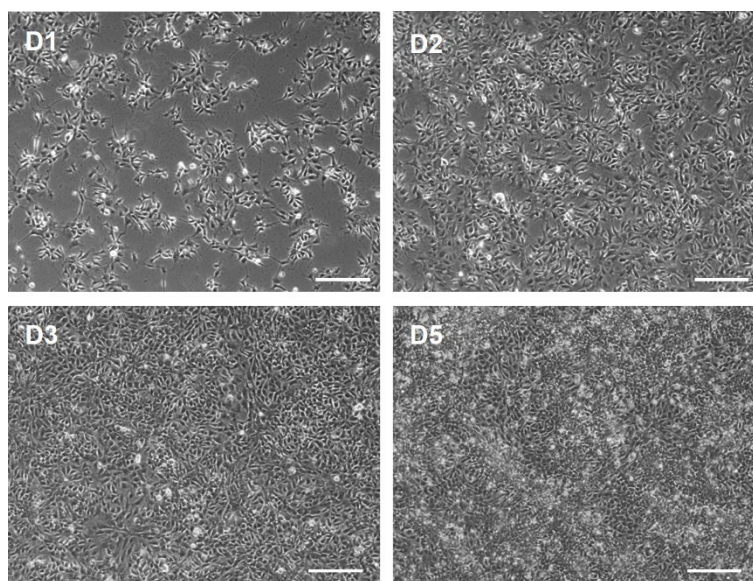

Nuwacell® ncB27 无血清添加剂支持培养的 hPSC-多巴胺能神经前体细胞 (mDAP) 形态图示。

上图分别为 hPSC-mDAP 生长 DAY1、2、3、5 细胞形态图示。标尺：200 μm。